

# neodisher<sup>®</sup> LM 2

Слабощелочное моющее средство для использования в иммерсионных ваннах и пипеточных машинах



## Свойства:

**neodisher LM 2** содержит слабо пенящиеся поверхностно-активные вещества и различные усилители моющего эффекта. Растворы **neodisher LM 2** хорошо смываются и практически не пенятся.

Так как **neodisher LM 2** почти не пенится, его можно использовать для предварительной мойки, после чего инструменты и принадлежности можно мыть в моечной машине без предварительного ополаскивания. **neodisher LM 2** удаляет органические загрязнения, такие как запекающаяся кровь, белок. Неорганические загрязнения, такие как стоматологический цемент, пищевые остатки и остатки жизнедеятельности подопытных животных, также могут быть помыты.

**neodisher LM 2** очень хорошо подходит для мойки хирургических, стоматологических инструментов и особенно микроинструментов в ультразвуковой ванне. Если лабораторное стекло автоклавируется перед машинной мойкой, то мы рекомендуем влажное автоклавирование с добавлением 3% раствором **neodisher LM 2**.

**neodisher LM 2** не повреждает материалы и используется для мойки всех видов лабораторных принадлежностей из стекла, керамики, легированной стали и пластмасс. Изделия из легких металлов должны быть протестированы перед мойкой.

**neodisher LM 2** может использоваться в воде любой жесткости.

## Области применения:

Ручная мойка в иммерсионных и ультразвуковых ваннах лабораторного стекла и хирургических инструментов в больницах, стоматологии, промышленных и биологических лабораториях. Мойка клеток подопытных животных. Мойка пипеток в специальных моечных машинах.

## Применение/дозировка:

Время воздействия: 10-30 мин, раствор может быть нагрет для усиления моющего эффекта.

0,5-2, % в иммерсионной или УЗ-ванне,  
1-3% для мойки пипеток в моечной машине.

В последствии раствор **neodisher LM 2** должен быть полностью смыт. Не смешивать с другими продуктами.

## Технические данные:

Удельная масса (20°C):	1,2 г/см <sup>3</sup>
Уровень pH (0,5-3,0% в деионизированной воде 20°C):	10,3-11,7
Вязкость (концентрат 20°C):	<10mPas

## Состав:

Составляющие в соответствии с рекомендациями ЕС для моющих и чистящих средств 89/542/EWG:  
<5% амфотерные ПАВ, анионогенные ПАВ  
15-30% фосфаты.

## СЕ-стандарт:

**Neodisher LM2** соответствует закону о медицинских принадлежностях, согласно европейским директивам 93/42/ЕС.

## Информация по хранению:

Продукт чувствителен к морозу. Срок хранения 4 года, при соблюдении условий хранения.

## Меры предосторожности и советы по технике безопасности:

Классификация и маркировка в соответствии с Законом изготовления опасных веществ 99/45/ЕС для поставляемых концентратов.